

دستور العمل کار با آون (Oven)

- ۱- **هدف:** این دستورالعمل ، استفاده ، نگهداری و تمیز کردن دستگاه آون واقع در آزمایشگاه دانشکده داروسازی را شرح میدهد .
- ۲- **دامنه عملکرد :** این دستگاه برای ضد عفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی می باشد و در مطبها و یا آزمایشگاه های بالینی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۳- **مسئولیت:** کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید به ایشان گزارش گردد .
- ۴- **مواد و تجهیزات:--**
- ۵- **روش کار:**

- ۱- در دستگاه را باز کرده و مواد و وسایلی که قرار است استریل شود را درون دستگاه قرار میدهیم.
- ۲- دستگاه را روشن میکنیم.
- ۳- دمای و زمان مورد نیاز را بر روی دستگاه تنظیم میکنیم.
- ۵- پس از اتمام کار دکمه خاموش کردن دستگاه را میزنیم.
- ۶- بعد از خنک شدن دستگاه در آون را باز کرده و مواد و وسایل را بر می داریم.
- ۷- هنگامی که تایمر عدد صفر را نشان داد، دستگاه کار خود را به اتمام رسانده است.
- ۶- **ایمنی و توصیه :**
- ۱- سعی کنید جهت اتصال هر وسیله برقی من جمله آون به برق ، از پریزهایی استفاده کنید که سیم اتصال به زمین (earth) داشته باشند .
- ۲- از اتصال دو یا چند آون به یک پریز خودداری کنید .
- ۳- در هنگام قطع برق ، هرگز آون را به پریزهایی که از سیستم برق اضطراری و یا UPS استفاده می کنند وصل نکنید . این کار باعث افتادن بار اضافی بر روی سیستم و خرابی آن می شود .
- ۴- برای جلوگیری از سوختگیهای احتمالی ، در هنگام باز کردن درب آون هیچگاه صورت و دیگر اعضای حساس بدن خود را به درب آن نزدیک نکنید
- ۷- **نگهداری و مراقبت :** دستگاه به صورت دوره ای نیاز بررسی و تمیز کردن دارد.

شناسنامه سند: *Faculty of Pharmaceutical Chemistry*

نام سند	دستور العمل کار با Oven
تاریخ صدور	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نام کامل فایل	دستور العمل کار با Oven
شرح سند	این دستورالعمل استفاده و نگهداری دستگاه Oven در آزمایشگاه دانشکده داروسازی را شرح میدهد.
تهیه کننده	آزمایشگاه دانشکده داروسازی
