

دستور العمل استفاده از ترازوی دیجیتال

هدف : این دستورالعمل ، استفاده ، نگهداری و کالیبراسیون ترازوی دیجیتال واقع در آزمایشگاه جامع تحقیقات را شرح میدهد.

دامنه عملکردی: به دست آوردن حجم و اندازه گیری محیط
موارد کاربرد: برای وزن کردن مواد آزمایشگاه
صلاحیت و شایستگی کاربر: آشنا بودن به روش کار ترازو
نمونه:

محیط کشتهای مختلف، پودرهای مختلف آزمایشگاهی و موارد دیگر که در آزمایشگاه نیاز به وزن کردن دارد.
تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:
برگه استریل جهت کار استریل
نکات ایمنی:

دستکش، استفاده از دستکش در حین کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی
تمیز کردن دستگاه قبل از انجام کار برای اندازه گیری دقیق
بالانس بدون محل قرار گیری ترازو
مراحل اجرایی کار:

ترازو را روشن کرده اول کاغذ استریل را روی کفه ترازو قرار داده و کلید دستگاه را میزنیم. محیط مورد نظر یا مواد دیگر را وزن نموده و بعد از وزن کردن و استفاده ترازو را تمیز می کنیم.
محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

تراز نبودن ترازو

حرکت کردن میز که ترازو روی آن قرار گرفته است

جریان شدید باد یکی از عوامل است که باعث اختلال در وزن کردن صحیح مواد میگردد.

تفسیر (علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

در صورت مشاهده عوامل مداخله هگر و شک کردن به وزن به دست آمده مجدداً وزن میکنیم.

شناسنامه سند: CoreLab. 22

نام سند	دستور العمل استفاده از ترازو
تاریخ صدور	۹۹/۴/۱
نام کامل فایل	دستور العمل استفاده از ترازو
شرح سند	این دستورالعمل استفاده ، نگهداری و کالیبراسیون ترازو واقع در آزمایشگاه جامع تحقیقات را شرح میدهد.
تهیه کننده	آزمایشگاه جامع تحقیقات
