

دستور العمل کار با Dry bath

- ۱ - هدف: این دستورالعمل ، استفاده ، نگهداری و تمیز کردن دستگاه Dry bath واقع در آزمایشگاه جامع تحقیقات را شرح میدهد .
- ۲ - دامنه عملکرد : این دستگاه جهت گرمادهی خشک و غیر مستقیم به مواد مختلف مایع کاربرد دارد .
- ۳ - مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید به ایشان گزارش گردد .
- ۴ - مواد و تجهیزات:-
- ۵ - روش کار:
 - ۱ - دستگاه را با استفاده از کلید اصلی روشن نمایید.
 - ۲ - با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین دمای مناسب را برای نمونه تنظیم نمایید، در این حالت باید توجه داشته باشید که چراغ Set temp روشن باشد.
 - ۳ - پس از تنظیم دمای مناسب، دکمه START را فشار دهید تا چراغ Heating دست گاه روشن شود .
 - ۴ - با توجه به اینکه پروسه گرمادهی به نمونه در دو حالت تدریجی و ناگهانی امکان پذیر است ، میتوانید نمونه را در حین گرم شدن دستگاه و یا پس از رسیدن به دمای مورد نظر، درون جایگاه مناسب قرار دهید .
 - ۵ - پس از اتمام زمان معین، با رعایت نکات ایمنی، نمونه را از دستگاه خارج کرده و دست گاه را با استفاده از کلید اصلی خاموش نمایید .
 - ۶ - ایمنی و توصیه :
- هرگز بدون استفاده از دستکش به جای گاه قرار دادن نمونه دست نزنید چون ممکن است داغ باشد.
- ۷ - نگهداری و مراقبت : دستگاه به صورت دوره ای نیاز بررسی و تمیز کردن دارد .

شناسنامه سند: CoreLab. 18

نام سند	دستور العمل کار با Dry bath
تاریخ صدور	۹۹/۴/۱
نام کامل فایل	دستور العمل کار با Dry bath
شرح سند	این دستورالعمل ، نحوه استفاده ، نگهداری و کاربردهای دستورالعمل کار با Dry bath واقع در آزمایشگاه جامع تحقیقات را شرح میدهد.
تهیه کننده	آزمایشگاه جامع تحقیقات
